

Uživatelská příručka H4000H, H4000S a H4000HS

Specifikace

Plotýnka: 19 x 19 cm, keramikou potažená nerezová ocel, odolný vůči kyselinám i zásadám.

Rozměry: 20,3 x 23 x 11 cm

Teplotní rozsah: 65°C až 380°C

Otáčky: 60 až 1500 ot/min

Bezpečnostní opatření

- Nainstalujte upínací tyč do otvoru na zadní straně přístroje a utáhněte šroubem.
- Otočte oba knoflíky do krajní levé polohy (vypnuto).
- Umístěte přístroj na rovný čistý povrch a zapojte do el. zásuvky.
- U vyhřívaných přístrojů zajistěte, aby se horkého povrchu nedotkla žádná hořlavina. Používejte ochranné rukavice a kleště – horké nádoby a povrch přístroje by vás mohly vážně popálit. **POZOR: Povrch zůstává horký a může způsobit popáleniny i po vypnutí přístroje !**
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti hořlavin a výbušnin.
- Odvětrávejte jedovaté výpary vzniklé zahříváním.
- Nedávejte přístroj do vody.
- Vyměňte plotýnku, je-li poškrábaná nebo se loupe povrch. Poškozená plotýnka se může rozpadnout.

NÁVOD K POUŽITÍ

Otáčením knoflíku HEAT doprava zvyšujete teplotu plotýnky. Při zahřívání svítí červená kontrolka. **POZOR: Povrch zůstává horký i po vypnutí přístroje a zhasnuté kontrolce !**

Otáčením knoflíku SPEED doprava zvyšujete otáčky míchadla. Svítí zelená kontrolka.